

无蛋白通用型抗体稀释液

(本试剂仅供科研使用)

一、产品包装

4℃ 1年有效, 长期不使用可以-20℃保存。

产品编号	产品名称	包装规格
YWB008	无蛋白通用型抗体稀释液	100mL

二、产品简介

该通用型抗体稀释液含有多种抗体保护剂, 可增加抗体的活性和稳定性; 不含有血清, 具有极高的信噪比; 不含生物素, 对于生物素的检测较友好, 兼容辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶和生物素标记的二抗; 可以减少抗体非特异性结合, 同时提高实验的特异性和灵敏度。该产品可直接用于一抗/二抗的稀释, 无需添加任何额外的试剂, 适用于 Western Blot、IHC 及 IF 等多种实验。

三、操作步骤

根据抗体使用说明书, 直接用本品对抗体进行适当倍数的稀释。保存在本品中的抗体可回收 4℃ 保存, 至少可反复多次使用, 直至不能达到理想实验结果。

四、注意事项

- 1、使用本品稀释盒额配制的抗体, 可以在 4℃ 保存和使用不少于 1 周的时间, 可以反复多次用于 WB、IF、IHC 等免疫抗体测定实验, 有效节约抗体。稀释后的抗体在基本澄清的情况下, 可以持续使用, 如果出现微量沉淀可以离心后取上清使用。出现检测效果明显下降、或出现明显的浑浊等微生物滋生的情况, 需要废弃该稀释的抗体。
- 2、为了是抗体可以反复多次使用, 建议尽快来那个在 4℃ 进行抗体孵育, 以减缓抗体的衰减速度。
- 3、本品不含叠氮化钠或硫柳汞类防腐剂, 但含安全性更高的防腐剂, 还需小心操作, 避免皮肤直接接触。

五、相关产品

产品编号	产品名称
YWB009	抗体洗脱液/ Stripping Buffer
YWB010	Western 免冰浴快速转膜液
YWB011	低背景无蛋白快速封闭液
YP1040	蛋白上样缓冲液(5X, 含 DTT)
YWB001	RIPA 组织细胞高效裂解液
YWB002	BCA 蛋白定量试剂盒
YWB003	ECL 超敏发光液
YWB004	三色高分子彩色预染蛋白 Marker(10-250kD)
YWB006	超高分子量彩色预染蛋白 Marker (25-300kDa)
YWB007	彩色预染蛋白分子量标准 Marker (10-180kDa)
YWB012	超高分子量彩色预染蛋白 Marker (25-400kDa)
YFMA0037	Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody

YFMA0052	Anti-beta Actin Mouse Monoclonal Antibody
YFMA0053	Anti-beta Tubulin Mouse Monoclonal Antibody
YFSA01	山羊抗小鼠(Goat Anti-Mouse)IgG 二抗(H+L),HRP
YFSA02	山羊抗兔(Goat Anti-Rabbit)IgG 二抗(H+L),HRP
YFSA03	兔抗山羊(Rabbit Anti-Goat)IgG 二抗(H+L),HRP
YFSA04	兔抗大鼠(Goat Anti-Rat)IgG 二抗(H+L),HRP
YFSA05	山羊抗人(Goat Anti-Human)IgG 二抗(H+L),HRP